

## ساخت شرکت فرا گستر تجهیز

بیمارستان / مرکز بهداشت: ..... - بخش: .....

### معرفی کلیدهای عملیاتی:

- LIGHT**: بمنظور روشن و خاموش کردن لامپ فلورسنت داخل محفظه هود می باشد که بصورت دستی وبا فشار بر روی شاسی آن به وضعیتهای **OFF,ON** تغییر میکند.
- FAN**: بمنظور روشن و خاموش کردن فن های داخل دستگاه می باشد که بصورت دستی وبا فشار بر روی شاسی آن به وضعیتهای **OFF,ON** تغییر میکند.
- U.V**: بمنظور روشن و خاموش کردن لامپ **U.V** تعبیه شده در داخل دستگاه میباشد که بصورت دستی وبافشار بر روی شاسی آن به وضعیتهای **OFF,ON** تغییر میکند. از قابلیتهای این سیستم قابلیت تنظیم زمانی را دارد.
- SELECT**: بمنظور انتخاب منوی دستگاه میباشد که با هر کلیک بر روی شاسی تغییر وضعیت داده و قابلیت انتخاب سه برنامه را دارد:
  - TIME**: با کلیک بر روی کلید **SELECT** و انتخاب گزینه **TIME** شما میتوانید مدت زمان لازم جهت روشن ماندن لامپ **U.V** را تنظیم و با گزینه های **UP,DONE** مدت زمان لازم را کم و زیاد نمائید.
  - DELAY**: با کلیک بر روی کلید **SELECT** و انتخاب گزینه **DELAY** شما میتوانید مدت زمان لازم جهت تاخیر در روشن شدن لامپ **U.V** بعد از پایان کار را تنظیم و با گزینه های **UP,DONE** مدت زمان لازم را کم و زیاد نمائید.
- CLOCK**: با کلیک بر روی کلید **SELECT** و انتخاب برنامه **CLOCK**، شما میتوانید مدت زمان کارکرد فیلترهای داخل دستگاه را به ساعت مشاهده نمائید. لازم به توضیح است بعد از پایان یافتن مدت زمان عمر فیلترهای اولیا و هپا (یکسال از زمان نصب) ، **جهت جلوگیری از انتشار آلودگیهای خطر آفرین میکروبی و ویروسی در محیط آزمایشگاه** میبایست جهت تعویض فیلترها با شرکت تماس حاصل فرمائید.

### توضیح:

قابل ذکر است در صورت تغییر زمانهای لامپ **U.V** می بایست با فشردن کلید **SELECT** زمان جدید را به حافظه وارد نمائید. در غیر اینصورت زمان قبلی پیش بینی خواهد شد.

شرکت تجهیزات پزشکی فرا گستر تجهیز



تلفکس بخش خدمات پس از فروش شرکت: ۷۷۵۳۸۲۴۲