

راهنمای استفاده از دستگاه هودشیمی درمانی پرتابل رومیتری

## ساخت شرکت فرا گستر تجهیز

بیمارستان / مرکز بهداشت:..... - بخش:.....

### معرفی کلیدهای عملیاتی:

1. **LIGHT**: بمنظور روشن و خاموش کردن لامپ فلورسنت داخل محفظه هود می باشد که بصورت

دستی وبا فشار بر روی شاسی آن به وضعیتهای **OFF,ON** تغییر میکند.

2. **FAN**: بمنظور روشن و خاموش کردن فن های داخل دستگاه می باشد که بصورت دستی وبا فشار

برروی شاسی آن به وضعیتهای **OFF,ON** تغییر میکند.

3. **U.V**: بمنظور روشن و خاموش کردن لامپ **U.V** تعبیه شده در داخل دستگاه میباشد که بصورت

دستی وبافشار برروی شاسی آن به وضعیتهای **OFF,ON** تغییر میکند. از قابلیت های این سیستم قابلیت تنظیم زمانی را دارد.

4. **SELECT**: بمنظور انتخاب منوی دستگاه میباشد که با هر کلیک برروی شاسی تغییر وضعیت داده و

قابلیت انتخاب سه برنامه را دارد:

(A) **TIME**: با کلیک برروی کلید **SELECT** و انتخاب گزینه **TIME** شما میتوانید مدت زمان لازم جهت

روشن ماندن لامپ **U.V** را تنظیم وبا گزینه های **UP,DONE** مدت زمان لازم را کم و زیاد نمایید.

(B) **DELAY**: با کلیک برروی کلید **SELECT** و انتخاب گزینه **DELAY** شما میتوانید مدت زمان لازم

جهت تاخیر در روشن شدن لامپ **U.V** بعد از پایان کار را تنظیم وبا گزینه های **UP,DONE** مدت زمان لازم را کم و زیاد نمایید.

(C) **CLOCK**: با کلیک برروی کلید **SELECT** و انتخاب برنامه **CLOCK**، شما میتوانید مدت زمان

کارکرد فیلترهای داخل دستگاه را به ساعت مشاهده نمایید. لازم به توضیح است بعد از پایان یافتن

مدت زمان عمر فیلترهای اولپاو هپاوکربن اکتیو (۳۰۰ ساعت کاری) ، **جهت جلوگیری از**

**انتشار گازهای سمی و سرطان زای حاصل از ترکیب داروهای شیمی درمانی در محیط**

**آزمایشگاه** میباشد جهت تعویض فیلترها با شرکت تماس حاصل فرمائید.

### توضیح:

قابل ذکر است در صورت تغییر زمانهای لامپ **U.V** می بایست با فشردن کلید **SELECT**

زمان جدید را به حافظه وارد نمایید. در غیر اینصورت زمان قبلی پیش بینی خواهد شد.

شرکت تجهیزات پزشکی فرا گستر تجهیز



تلفکس بخش خدمات پس از فروش شرکت: ۷۷۵۳۸۲۴۲

<http://www.FGT-CO.com>

E.mail:info@ FGT-CO.com