

راهنمای کارکرد باهود تخصصی لامینار فلو کلاس 2

ساخت شرکت فرا گستر تجهیز

نماینده رسمی خدمات محلی برنامه توسعه سازمان ملل متحد در ایران

بیمارستان..... - بخش

معرفی کلیدهای عملیاتی:

شاسی LIGHT: بمنظور روشن و خاموش کردن لامپ فلورسنت داخل محفظه هود می باشد که به دو صورت دستی و کنترل از راه دور با فشار بر روی شاسی آن به وضعیتهای **OFF,ON** تغییر میکند.

شاسی FAN1: بمنظور روشن و خاموش کردن فن سانتریفوژ داخل محفظه هود می باشد که به دو صورت دستی و کنترل از راه دور با فشار بر روی شاسی آن به وضعیتهای **OFF,ON** تغییر میکند.

شاسی U.V: بمنظور روشن و خاموش کردن لامپ **U.V** تعبیه شده در داخل دستگاه میباشد که به دو صورت دستی و کنترل از راه دور با فشار بر روی شاسی آن به وضعیتهای **OFF,ON** تغییر میکند.

با مکث 4 ثانیه بر روی این کلید میتوان زمان روشن شدن و خاموش شدن لامپ **U.V** را به مدت 4 ساعت لامپ **U.V** روشن و سپس 20 ساعت خاموش و به طور خود کار تنظیم نمود.

Reset : با فشار بر روی این کلید شما میتوانید برنامه داده شده به کلیدها را صفر کنید.

لازم به توضیح است بعد از پایان یافتن مدت زمان کارکرد فیلتر (طبق زمان جدول)، جهت جلوگیری از انتشار آلودگی ها و میکروارگانیسمها در محیط آزمایشگاه و بخش در اثر فرسودگی و پوسیدگی کاغذ و چسبهای آب بندی فیلتر میبایست جهت تعویض فیلتر با شرکت تماس حاصل فرمائید تا در اسرع وقت نسبت به تعویض فیلتر دستگاه اقدام گردد.

شرکت تجهیزات پزشکی فرا گستر تجهیز



تلفکس بخش خدمات پس از فروش شرکت: 77538242